




คู่มือแปลผล

Compact Dry BC for *Bacillus cereus*

Compact Dry BC เป็นงานอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป สำหรับการตรวจนับจำนวน *Bacillus cereus* ประกอบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อแบบ Selective และ Chromogenic substrates ทำให้โคโลนีที่ขึ้นเป็นสีฟ้า

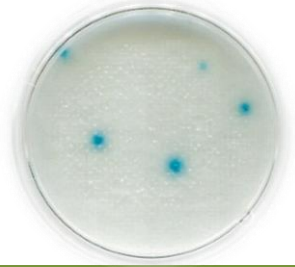

การเตรียมตัวอย่าง

การเตรียมตัวอย่างอาหารที่เป็นของแข็ง

- เตรียมตัวอย่างตามเอกสารอ้างอิง หรือตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยเครื่องผสมตัวอย่าง
- ปิเปตส่วนที่เป็นของเหลวปริมาตร 1 มล. เพื่อนำไปทดสอบต่อไป (ควรเจือจางถ้าจำเป็น)

การเตรียมตัวอย่างอาหารที่เป็นของเหลว

- ปิเปตส่วนที่เป็นของเหลว ปริมาตร 1 มล. เพื่อนำไปทดสอบต่อไป (ควรเจือจางถ้าจำเป็น)

การเตรียมตัวอย่าง Swab

- ปิเปตส่วนที่เป็นของเหลว ปริมาตร 1 มล. ที่ได้จาก cotton Swab (ควรเจือจางถ้าจำเป็น) ลงตรงกลาง plate

วิธีทดสอบโดยใช้ Compact Dry


- ปิเปตตัวอย่าง 1 มล. หยดตัวอย่างลงตรงกลาง plate ตัวอย่างจะกระจายโดยอัตโนมัติ
- ปิดฝาเพลท คว่ำ plate และนำเข้าตู้บ่ม โดยสามารถวางซ้อนทับได้ไม่จำกัดจำนวน

การบ่มเชื้อ

- อุณหภูมิ 30±1 °C / ระยะเวลา 24±2 ชั่วโมง

การแปลผล

- นับจำนวนโคโลนีที่ปรากฏจากด้านหลัง plate โดยใช้พื้นหลังที่เป็นสีขาว หรือ Standard colony counter
- นับโคโลนีสีฟ้า ที่ขึ้นบน Compact Dry BC
- ช่วงที่เหมาะสมต่อการนับคือ ไม่เกิน 150 CFU/plate

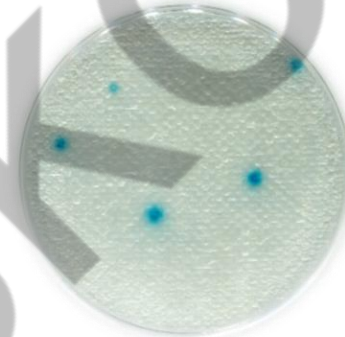**B.cereus = 5 cfu/plate**

(ด้านหลัง)

**B.cereus = 5 cfu/plate**

(ด้านหน้า)

- กรณีที่พบโคโลนีมากกว่า 150 โคโลนี สามารถนับได้โดยการประมาณค่า นับจากตารางด้านหลัง plate จำนวน 3 – 4 ช่อง หรือมากกว่า จากนั้นหาค่าเฉลี่ยจำนวนโคโลนี แล้วจึงคูณค่าเฉลี่ยด้วย 20 ตร.ซม.

การเก็บรักษา

- เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1-30 °C
- ซองที่เปิดแล้ว หากใช้ไม่หมด พับปากซองแล้วปิดด้วยเทปกาเก็บที่อุณหภูมิห้อง 1-30 °C อายุเหลือ 1 เดือน



Compact Dry BC for *Bacillus cereus*

การตรวจน้ำ หรืออาหารชนิดเหลว

- สำหรับตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนสูง หยดตัวอย่าง 1 มล. (ควรเจือจางถ้าจำเป็น) ลงกลาง Plate



- สำหรับตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนต่ำ ใช้วิธีการกรองด้วยแผ่นกรอง (Membrane Filtration)

- อุปกรณ์ที่จำเป็น :

- อุปกรณ์การกรอง
- Vacuum pump
- แผ่นกรอง ขนาด 0.45 μ



ขั้นตอนการกรอง

- เตรียม Compact Dry เปิดฝา plate ออก หยดน้ำกลั่นบริสุทธิ์ ปริมาตร 1 มล. ลงบนกลาง plate



- หยิบแผ่นกรองด้วยปากคีบที่ฆ่าเชื้อ แล้ววางแผ่นกรองให้ตรงตำแหน่ง จากนั้นประกอบกรวยกรองแล้วเทตัวอย่างของเหลวโดยผ่านแผ่นกรอง และค่อยๆลดความดันลง



- หลังการกรอง ควรล้างพื้นผิวด้านในกรวยด้วยน้ำกลั่นปริมาตร 20-30 มล. และกรองจนหมดทำซ้ำ 2-3 ครั้ง


- ใช้ปากคีบวางแผ่นกรอง ลงบน Compact Dry โดยให้ด้านที่กรองเชื่อยึดด้านบน ระวังอย่าให้มีฟองอากาศ จากนั้นปิดฝา plate และคว่ำ plate ลง นำไปบ่มตามอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดไว้



การตรวจอากาศ

Compact Dry เป็นวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม สามารถใช้เก็บตัวอย่างอากาศ (air sampling) เพื่อใช้ตรวจนับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ มีวิธีการทดสอบดังนี้

- ก่อนใช้ เติม Diluent เช่น Standard Method Buffer ,Butterfield's Phosphate Buffer, 0.1% peptone water ลงตรงกลาง Plate Compact Dry ปริมาตร 1 มล. ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที

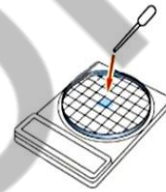

- นำไปใช้ในการตรวจสภาพแวดล้อมแบบ Air Sampling โดยการเปิดฝา plate ที่ไว้บริเวณที่ต้องการทดสอบเป็นเวลา 15 นาที ควรวางไว้ 3 plate ต่อ 1 จุด
- ปิดฝา แล้วคว่ำ plate นำไปบ่มที่อุณหภูมิและระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือแปลผลของ compact Dry แต่ละชนิด

หมายเหตุ : พื้นที่ของ plate มาตรฐาน คือ 64 cm² ดังนั้นจึงใช้ Compact Dry (พื้นที่ 20 cm²) สำหรับงานทดสอบอย่างน้อย 3 plate

มาตรฐานรับรอง

- ✓ MicroVal : No. 2019LR87

